

# 鱼肉中氯霉素、甲矾霉素和氟苯尼考残留量的测定



## 参考标准

GB/T 22959-2008 河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中氯霉素、甲矾霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱 - 串联质谱法

GB/T 20756-2006 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲矾霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱 - 串联质谱法

GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定

## 适用范围

适用于水产品（鱼类、虾蟹类和贝类）等中氯霉素(Chloramphenicol)、甲矾霉素(Thiamphenicol)、氟苯尼考(Florfenicol)残留量的测定。


## 检测原理

试样中残留的氯霉素类药物，用乙腈提取。离心后以正己烷脱脂。提取液经旋转蒸发近干，氮气吹干后以丙酮 - 正己烷溶解。用 Cleanert® Silica 小柱净化。净化液旋转蒸发近干后以水定容。样品溶液供液相色谱 - 串联质谱仪测定，外标法定量。

## 检测流程



## 数据示例

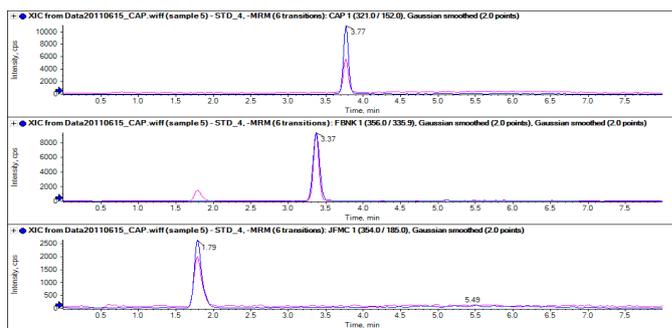

请扫描二维码获取更多相关信息

SCIEX临床诊断产品线仅用于体外诊断。仅凭处方销售。这些产品并非在所有国家地区都提供销售。

获取有关具体可用信息，请联系当地销售代表或查阅 <https://sciex.com.cn/diagnostics>。所有其他产品仅用于研究。不用于临床诊断。

本文提及的商标和/或注册商标的所有权，归属于AB Sciex Pte. Ltd. 或在和美国和/或某些其他国家地区的各权利所有人。AB SCIEX™ 商标经许可可使用。

© 2019 DH Tech. Dev. Pte. Ltd. RUO-MKT-07-10684-ZH-A



### SCIEX中国公司

北京分公司  
地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院  
1号楼5层  
电话：010-5808 1388  
传真：010-5808 1390  
全国免费垂询电话：800 820 3488, 400 821 3897

上海公司及中国区应用支持中心  
地址：上海市长宁区福泉北路518号  
1座502室  
电话：021-2419 7200  
传真：021-2419 7333  
网址：sciex.com.cn

广州分公司  
地址：广州市天河区珠江西路15号  
珠江城1907室  
电话：020-8510 0200  
传真：020-3876 0835  
官方微信：ABSciex-China